

# **РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЧЕМПИОНАТ «АБИЛИМПИКС» 2025**

**Утверждено  
Советом по компетенции**

**«Лабораторный химический анализ»**

**18.02.2025 г.**

**Председатель совета  
Хвиюзова К.А.**

## **КОНКУРСНОЕ ЗАДАНИЕ**

**ПО КОМПЕТЕНЦИИ**

**«Лабораторный химический анализ»**



**Санкт - Петербург 2025**

## **1. Описание компетенции.**

### **1.1. Актуальность компетенции.**

Компетенция «Лабораторный химический анализ» применима практически во всех отраслях химической промышленности: в фармацевтическом производстве, нефтяной, газовой и продовольственной отраслях.

Работа лаборанта химического анализа является основой качества производимой продукции во многих отраслях промышленности. Химический анализ необходим для контроля соответствия свойств входного сырья, промежуточных продуктов технологического процесса и готовой продукции существующим нормативам.

Будущий лаборант химического анализа сможет заниматься выполнением лабораторных анализов, испытаний, измерений, направленных на определение качественного химического состава вещества и количественных соотношений в нем химических элементов и соединений.

### **1.2 Профессии, по которым участники смогут трудоустроиться после освоения данной компетенции.**

Участники могут найти работу в химической промышленности. Выпускники учебных заведений по профессиям 18.01.02 Лаборант-эколог, 18.01.33 Лаборант по контролю качества сырья, реактивов, промежуточных продуктов, готовой продукции, отходов производства (по отраслям) могут трудоустроиться по профессии лаборант химического анализа (Профстандарт 16.063):

Профессиональная карьера выпускников начинается на стадии обучения в учебном заведении и во время прохождения производственной практики.

### **1.3 Ссылка на образовательный и/или профессиональный стандарт (конкретные стандарты).**

<b>Школьники</b>	<b>Студенты</b>	<b>Специалисты</b>
Профессиональный стандарт 16.063 «Специалист по химическому анализу воды в системах водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения» (код А/01.4; В/01.5), (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 1 октября 2015 г., регистрационный № 39084)	ФГОС СПО 18.01.33 Лаборант по контролю качества сырья, реактивов, промежуточных продуктов, готовой продукции, отходов производства (по отраслям) (утвержденный приказом Министерства образования науки РФ от 09.12.2016 г. № 1571.), зарегистрированного в Минюсте РФ 26.12.2016г. № 44939.	Профессиональный стандарт 16.063 «Специалист по химическому анализу воды в системах водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения», (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 1 октября 2015 г., регистрационный № 39084)

#### 1.4. Требования к квалификации.

Требования к квалификации участника для выполнения задания, а также необходимые знания, умения и навыки.

Школьники	Студенты	Специалисты
<p><b>Должен знать:</b> Нормативную документацию, относящуюся к контролю состава и свойств материалов с использованием химических и физико-химических методов анализа. Качественный и количественный анализ неорганических и органических веществ химическими и физико-химическими методами. Основы общей, аналитической, физической химии и физико-химических методов анализа. Анализ природных, фармацевтических и промышленных материалов химическими и инструментальными методами. Определение физических свойств и констант веществ, таких как плотность, вязкость, показатель преломления, проводимость и др. Процессы растворения, смешения и фильтрации. Свойства кислот, щелочей, индикаторов и других применяемых реактивов.</p> <p><b>Должен уметь:</b></p>	<p><b>Должен знать:</b> Нормативную документацию, относящуюся к контролю состава и свойств материалов с использованием химических и физико-химических методов анализа. Качественный и количественный анализ неорганических и органических веществ химическими и физико-химическими методами. Основы общей, аналитической, физической химии и физико-химических методов анализа. Анализ природных, фармацевтических и промышленных материалов химическими и инструментальными методами. Определение физических свойств и констант веществ, таких как плотность, вязкость, показатель преломления, проводимость и др. Процессы растворения, смешения и фильтрации. Свойства кислот, щелочей, индикаторов и других</p>	<p><b>Должен знать:</b> Нормативную документацию, относящуюся к контролю состава и свойств материалов с использованием химических и физико-химических методов анализа. Качественный и количественный анализ неорганических и органических веществ химическими и физико-химическими методами. Основы общей, аналитической, физической химии и физико-химических методов анализа. Анализ природных, фармацевтических и промышленных материалов химическими и инструментальными методами. Определение физических свойств и констант веществ, таких как плотность, вязкость, показатель преломления, проводимость и др. Процессы растворения, смешения и фильтрации. Свойства кислот, щелочей, индикаторов и других применяемых реактивов.</p>

<p>Правильно осуществлять заданную в нормативной документации методику анализа, выполнять требования последовательно и обдуманно.</p> <p>Составлять план работ в соответствии с заданной методикой и следовать ему.</p> <p>Проводить анализ природных, фармацевтических и промышленных материалов химическими и инструментальными методами.</p> <p>Проводить качественный и количественный анализ неорганических и органических веществ химическими и физико-химическими методами.</p> <p>Определять процентное содержание вещества в анализируемых материалах различными методами.</p> <p>Готовить растворы реактивов с заданной концентрацией.</p> <p>Устанавливать и проверять концентрации растворов, определять поправочные коэффициенты.</p> <p>Рассчитывать молярную, нормальную концентрацию, массовую долю, титр и другие виды концентраций веществ в растворе, переводить концентрации из одного вида в другие.</p> <p>Проводить в лабораторных условиях синтез по заданной методике.</p> <p>Соблюдать правила количественного переноса</p>	<p>применяемых реактивов.</p> <p>Способы приготовления растворов реактивов с заданной концентрацией.</p> <p>Принципы установки и проверки концентрации растворов.</p> <p>Способы расчета молярной и нормальной концентраций, массовой доли, титра и других видов выражения концентрации веществ в растворе.</p> <p>Принципы количественного переноса проб.</p> <p>Требования, предъявляемые к качеству проб и проводимых анализов.</p> <p>Способы определения массы и объема химикатов.</p> <p><b>Должен уметь:</b></p> <p>Правильно осуществлять заданную в нормативной документации методику анализа, выполнять требования последовательно и обдуманно.</p> <p>Составлять план работ в соответствии с заданной методикой и следовать ему.</p> <p>Проводить анализ природных, фармацевтических и промышленных материалов химическими и инструментальными методами.</p> <p>Проводить качественный и количественный анализ неорганических и органических веществ химическими и физико-химическими методами.</p> <p>Определять процентное содержание вещества в анализируемых материалах различными методами.</p> <p>Готовить растворы реактивов с заданной концентрацией.</p> <p>Устанавливать и проверять</p>	<p>Способы приготовления растворов реактивов с заданной концентрацией.</p> <p>Принципы установки и проверки концентрации растворов.</p> <p>Способы расчета молярной и нормальной концентраций, массовой доли, титра и других видов выражения концентрации веществ в растворе.</p> <p>Принципы количественного переноса проб.</p> <p>Требования, предъявляемые к качеству проб и проводимых анализов.</p> <p>Способы определения массы и объема химикатов.</p> <p><b>Должен уметь:</b></p> <p>Правильно осуществлять заданную в нормативной документации методику анализа, выполнять требования последовательно и обдуманно.</p> <p>Составлять план работ в соответствии с заданной методикой и следовать ему.</p> <p>Проводить анализ природных, фармацевтических и промышленных материалов химическими и инструментальными методами.</p> <p>Проводить качественный и количественный анализ неорганических и органических веществ химическими и физико-химическими методами.</p> <p>Определять процентное содержание вещества в анализируемых материалах различными методами.</p>
---	---	---

<p>проб.</p>	<p>концентрации растворов, определять поправочные коэффициенты.</p> <p>Рассчитывать молярную, нормальную концентрацию, массовую долю, титр и другие виды концентраций веществ в растворе, переводить концентрации из одного вида в другие.</p> <p>Проводить в лабораторных условиях синтез по заданной методике.</p> <p>Определять физические свойства и константы веществ, такие как плотность, вязкость, показатель преломления, проводимость и др.</p> <p>Соблюдать правила количественного переноса проб.</p> <p>Аккуратно вести записи в отчете, четко и однозначно формулировать полученные выводы.</p> <p>Владеть специализированной терминологией характерной для работы в химико-аналитических лабораториях.</p> <p>Правильно выбирать указанные в методике формулы расчета заданных величин, использовать при расчетах значения величин, имеющие требуемые размерности.</p> <p>Использовать общепринятые буквенные обозначения физических величин.</p> <p>Правильно указывать размерность всех физических величин.</p> <p>Правильно производить математические расчеты и проводить округление.</p> <p>Проводить статистическую обработку результатов проведенных анализов, определять погрешности измерений в соответствии с предложенными в нормативной</p>	<p>Готовить растворы реактивов с заданной концентрацией.</p> <p>Устанавливать и проверять концентрации растворов, определять поправочные коэффициенты.</p> <p>Рассчитывать молярную, нормальную концентрацию, массовую долю, титр и другие виды концентраций веществ в растворе, переводить концентрации из одного вида в другие.</p> <p>Проводить в лабораторных условиях синтез по заданной методике.</p> <p>Определять физические свойства и константы веществ, такие как плотность, вязкость, показатель преломления, проводимость и др.</p> <p>Соблюдать правила количественного переноса проб.</p> <p>Аккуратно вести записи в отчете, четко и однозначно формулировать полученные выводы.</p> <p>Владеть специализированной терминологией характерной для работы в химико-аналитических лабораториях.</p> <p>Правильно выбирать указанные в методике формулы расчета заданных величин, использовать при расчетах значения величин, имеющие требуемые размерности.</p> <p>Использовать общепринятые буквенные обозначения физических величин.</p> <p>Правильно указывать размерность всех физических величин.</p>
--------------	--	---

	<p>документации формулами и уравнениями.</p> <p>Использовать методы интерполяции и экстраполяции данных.</p> <p>Проводить контроль показателей качества анализов, формулировать вывод о приемлемости результатов.</p> <p>Проводить математическую обработку результатов анализов с использованием современных средств вычислительной техники и программного обеспечения.</p> <p>Проводить оценку и интерпретацию результатов, формулировать соответствующие выводы.</p> <p>Выделять полученный результат из общего текста отчета в виде вывода или заключения.</p> <p>Записывать результаты с точность нормативной документации.</p> <p>Записывать результаты с указанием погрешности и доверительной вероятности в соответствии с требованиями нормативной документации.</p>	<p>Правильно производить математические расчеты и проводить округление.</p> <p>Проводить статистическую обработку результатов проведенных анализов, определять погрешности измерений в соответствии с предложенными в нормативной документации формулами и уравнениями.</p> <p>Использовать методы интерполяции и экстраполяции данных.</p> <p>Проводить контроль показателей качества анализов, формулировать вывод о приемлемости результатов.</p> <p>Проводить математическую обработку результатов анализов с использованием современных средств вычислительной техники и программного обеспечения.</p> <p>Проводить оценку и интерпретацию результатов, формулировать соответствующие выводы.</p> <p>Выделять полученный результат из общего текста отчета в виде вывода или заключения.</p> <p>Записывать результаты с точность нормативной документации.</p> <p>Записывать результаты с указанием погрешности и доверительной вероятности в соответствии с требованиями нормативной документации.</p>
--	---	--

## 2. Конкурсное задание

### 2.1. Краткое описание задания

#### Школьники:

В ходе выполнения конкурсного задания необходимо провести калибровку мерной колбы, определить количество нитратов в продуктах растительного происхождения.

#### Студенты:

В ходе выполнения конкурсного задания необходимо кондуктометрическим методом определить золу в белом сахаре.

#### Специалисты:

В ходе выполнения конкурсного задания необходимо измерить удельную электрическую проводимость 20%-ного водного раствора меда с помощью кондуктометра.

### 2.2. Структура и описание конкурсного задания

Количество и название модулей для выполнения каждой категорией участников, время, отведенное на выполнение задания, описание конечного результата задания по каждому модулю:

Категория участника	Наименование и описание модуля	День	Время	Результат
Школьник	<b>Модуль 1</b> Калибровка мерной посуды ГОСТ-25794.1-83	1 день	0,5 часа	Протокол с результатами
	<b>Модуль 2</b> Приготовление растворов ГОСТ-25794.1-83	1 день	1,0 часа	Протокол с результатами
	<b>Модуль 3</b> Анализ соковой продукции. Определение антоцианов (красителей красного цвета) в образцах сока.	1 день	1,0 часа	Протокол с результатами
	<b>Модуль 4</b> Определение количества нитратов в продуктах растительного происхождения	1 день	0,5 часа	Протокол с результатами
Студент	<b>Модуль 1</b> Калибровка мерной посуды ГОСТ-25794.1-83	1 день	0,5 часа	Протокол с результатами

	<b>Модуль 2</b> Приготовление растворов и определение коэффициента поправки ГОСТ-25794.1-83	1 день	1,0 час	Протокол с результатами
	<b>Модуль 3</b> Молочная продукция. Кондуктометрический метод определения массовой доли хлористого натрия.	1 день	1,0 час	Протокол с результатами
	<b>Модуль 4</b> Определение кислотности в молочной продукции потенциометрическим методом ГОСТ 28351-89	1 день	0,5 часа	Протокол с результатами
<b>Специалист</b>	<b>Модуль 1</b> Калибровка мерной посуды ГОСТ-25794.1-83	1 день	0,5 часа	Протокол с результатами
	<b>Модуль 2</b> Приготовление титрованных растворов и определение коэффициента поправки ГОСТ-25794.1-83	1 день	1,0 часа	Протокол с результатами
	<b>Модуль 3</b> Кондуктометрический метод определения электропроводности мёда ГОСТ-31770-2012	1 день	1,0 часа	Протокол с результатами
	<b>Модуль 4</b> Определение кислотности в приготовленном растворе потенциометрическим титрованием. ГОСТ 28351-89	1 день	1,5 часа	Протокол с результатами

### 2.3. Последовательность выполнения задания.

#### Школьники:

##### **Модуль 1: Калибровка мерной посуды**

Перед употреблением мерной посуды проверяют ее вместимость. Мерные колбы калибруют "на вливание".

Сухую мерную колбу помещают на аналитические весы и взвешивают.

Осторожно наполняют колбу водой до метки. Окончательную установку уровня воды в

колбе до метки проводят прибавлением (или удалением) нескольких капель воды при помощи тонкой пипетки так, чтобы нижний край мениска воды касался верхнего края метки на колбе.

Операцию заполнения колбы водой и ее взвешивания повторяют два раза и вычисляют среднее арифметическое двух значений.

Разность результатов массы колбы с водой и массы пустой колбы соответствует массе воды.

### **Модуль 2: Приготовление растворов.**

Для приготовления растворов используют твердые вещества, взвешивая их на аналитических весах и дистиллированная вода объём, которой отмеряют мерным цилиндром.

Приготовленный раствор тщательно перемешивают.

### **Модуль 3: Анализ соковой продукции.**

#### **Определение антоцианов (красителей красного цвета) в образцах сока.**

В пробирку налить 2 мл исследуемого сока, добавить 4 мл раствора 10 % аммиака. Отметить изменение рН среды, натуральные красители красного цвета меняют окраску на оттенки грязно-синие, темно-зеленого цвета.

### **Модуль 4: Определение количества нитратов в продуктах растительного происхождения.**

Определение количества нитратов осуществляется согласно инструкции к нитратомеру. Включение прибора осуществляется кратковременным нажатием на кнопку. Для проведения измерений нитратов в продуктах растительного происхождения поместите датчик нитратомера в исследуемый продукт. Дождитесь показания количества нитратов на табло прибора. Выключение нитратомера осуществляется повторным нажатием на кнопку.

#### **Особые указания**

##### **Что можно?**

Участники соревнований могут пользоваться нормативными документами на методы определения.

##### **Что нельзя?**

Участнику соревнований категорически запрещается проносить что-либо на площадку кроме средств индивидуальной защиты.

### **Студенты:**

#### **Модуль 1. Калибровка мерной посуды.**

Перед употреблением мерной посуды проверяют ее вместимость. Мерные колбы калибруют "на вливание", а бюретки "на выливание".

Для калибровки бюретку устанавливают в вертикальном положении, заполняют водой выше верхней отметки (нулевого деления), предварительно наполнив нижний оттянутый конец

бюретки выше крана. Устанавливают уровень воды на нулевом делении так, чтобы нижний край мениска касался нулевой отметки, удаляют висящую на кончике бюретки каплю. Под бюретку устанавливают предварительно взвешенный стаканчик для взвешивания или коническую колбу и сливают определенный объем воды со скоростью около 10 см /мин. Все операции взвешивания проводят, как при калибровке мерной колбы.

По разности результатов взвешиваний определяют массу воды, отмеренной в бюретке между делениями при данной температуре. Калибровку проводят для всех интервалов, начиная от нулевой отметки, как указано выше.

Операцию сливания и взвешивания отмеренного объема воды проводят три раза и берут среднеарифметическое трех значений.

## Модуль 2. Приготовление растворов и определение коэффициента поправки.

Для приготовления растворов используют твердые вещества, взвешивая их (результат взвешивания в граммах записывают с точностью до второго десятичного знака), и концентрированные растворы веществ, отмеряя их пипеткой (ГОСТ 29227) или бюреткой (ГОСТ 29251) с ценой деления 0,1.

Допускается готовить растворы, используя стандарт-титры (фиксаналы) в ампулах.

При приготовлении больших объемов растворов твердые вещества взвешивают на весах ВЛКТ-1000 и концентрированные растворы отмеряют цилиндром. Приготовленные растворы тщательно перемешивают.

Точную молярную концентрацию, моль/дм<sup>3</sup>, с коэффициентом поправки вычисляют по

формуле 
$$c = c_1 \cdot K,$$

где  $c_1$  - заданная молярная концентрация вещества в растворе, моль/дм<sup>3</sup>;

$K$  - коэффициент поправки.

При применении установочного вещества коэффициент поправки вычисляют по формуле

$$K = \frac{m_1 \cdot 1000}{M_1 \cdot c_1 \cdot V},$$

где  $m_1$  - масса навески установочного вещества в г;

$M_1$  - молярная масса эквивалента установочного вещества, г/моль;

$c_1$  - заданная молярная концентрация вещества в растворе, моль/дм<sup>3</sup>;

$V$  - объем анализируемого раствора, израсходованный на титрование, см<sup>3</sup>.

### **Модуль 3: Молочная продукция. Кондуктометрический метод определения массовой доли хлористого натрия.**

В стакан вместимостью 150 см<sup>3</sup> наполняют не менее 100 см<sup>3</sup> молока или молочной продукции.

Помещают датчик кондуктометра в стакан с молоком или молочной продукцией, следя за тем, чтобы в раствор были погружены все отверстия электрода (датчика) прибора.

Включают кондуктометр и измеряют удельную электрическую проводимость молока или молочной продукции в режиме автоматической температурной компенсации. Результат измерений фиксируют. За окончательный результат измерения принимают среднеарифметическое значение результатов трёх измерений, выполненных в условиях повторяемости.

После проведения измерений выключают прибор, датчик промывают дистиллированной водой и обсушивают фильтровальной бумагой.

Массовую долю хлористого натрия в молоке или молочной продукции, %, вычисляют по формуле:

$$X_c = C_c \cdot 0,356 - 1,467$$

Вычисления проводят до третьего десятичного знака.

### **Модуль 4. Определение кислотности в молочном продукте потенциометрическим методом.**

В стакан вместимостью 100 см<sup>3</sup> наливают около 50 см<sup>3</sup> анализируемого раствора, несколько раз погружают электрод потенциометра для ополаскивания, раствор выливают.

Повторно наполняют второй стакан анализируемым раствором, погружая в него электрод потенциометра, измеряют кислотность в приготовленном растворе.

Измерения повторяют 3 раза.

За окончательный результат принимают среднее арифметическое значение результатов трёх измерений, выполненных в условиях повторяемости.

Оформить протокол исследования.

#### **Особые указания**

##### **Что можно?**

Участники соревнований могут пользоваться нормативными документами на методы определения.

##### **Что нельзя?**

Участнику соревнований категорически запрещается проносить что-либо на площадку кроме средств индивидуальной защиты.

## Специалисты:

### Модуль 1: Калибровка мерной посуды

Перед употреблением мерной посуды проверяют ее вместимость. Мерные колбы калибруют "на вливание", а бюретки "на выливание".

Для калибровки бюретку устанавливают в вертикальном положении, заполняют водой выше верхней отметки (нулевое деление), предварительно заполнив нижний оттянутый конец бюретки выше крана. Устанавливают уровень воды на нулевом делении так, чтобы нижний край мениска касался нулевой отметки, удаляют висящую на кончике бюретки каплю. Под бюретку устанавливают предварительно взвешенный стаканчик для взвешивания или коническую колбу и сливают определенный объем воды со скоростью около 10 см /мин. Все операции взвешивания проводят, как при калибровке мерной колбы.

По разности результатов взвешиваний определяют массу воды, отмеренной в бюретке между делениями при данной температуре. Калибровку проводят для всех интервалов, начиная от нулевой отметки, как указано выше.

Операцию сливания и взвешивания отмеренного объема воды проводят три раза и берут среднеарифметическое трех значений.

### Модуль 2: Приготовление титрованных растворов и определение коэффициента поправки

Для приготовления титрованных растворов используют твердые вещества, взвешивая их (результат взвешивания в граммах записывают с точностью до второго десятичного знака), и концентрированные растворы веществ, отмеряя их пипеткой (ГОСТ 29227) или бюреткой (ГОСТ 29251) с ценой деления 0,1 см .

Допускается готовить титрованные растворы, используя стандарт-титры (фиксаналы) в ампулах.

При приготовлении больших объемов титрованных растворов твердые вещества взвешивают на весах ВЛКТ-1000 и концентрированные растворы отмеряют цилиндром.

Приготовленные титрованные растворы тщательно перемешивают.

Точную молярную концентрацию, моль/дм, с коэффициентом поправки вычисляют по формуле:

$$c = c_1 \cdot K,$$

где  $c_1$  - заданная молярная концентрация вещества в растворе, моль/дм;  
 $K$  - коэффициент поправки.

При применении установочного вещества коэффициент поправки вычисляют по формуле

где  $m_I$  - масса установочного вещества, г;  
 $M_I$  - молярная масса эквивалента установочного вещества, г/моль;  
 $c_I$  - заданная молярная концентрация вещества в растворе, моль/дм;  
 $V$  - объем анализируемого раствора, израсходованный на титрование, см.

$$K = \frac{m_I \cdot 1000}{M_I \cdot c_I \cdot V}$$

### **Модуль 3: Кондуктометрический метод определения электропроводности меда**

#### **Приготовление 20%-ного водного раствора меда:**

В стакан вместимостью 100 см по ГОСТ 25336 взвешивают навеску меда, подготовленного по 4.1, массой, рассчитанной по 4.5.3, с точностью до первого десятичного знака. К навеске приливают 20-30 см дистиллированной воды по ГОСТ 6709, мед тщательно растирают стеклянной палочкой и переносят жидкость в мерную колбу вместимостью 100 см по ГОСТ 1770.

Обработку пробы повторяют два-три раза до полного растворения меда, затем стакан несколько раз обмывают небольшими порциями дистиллированной воды, которые также сливают в мерную колбу. Объем раствора в колбе доводят до метки дистиллированной водой, перемешивают. При необходимости возможно приготовление меньшего объема раствора меда, достаточного для полного погружения электродов при испытаниях, но должна сохраняться пропорция - одна часть меда: пять частей дистиллированной воды.

#### **- Определение постоянной ячейки:**

В стакан вместимостью 100 см по ГОСТ 25336 вносят водный раствор хлористого калия, приготовленного по 4.5.1, объемом 80 см. Стакан помещают на водяную баню по 4.4.7 и устанавливают регулятор температуры на 20 °С. Ячейку для измерения электрической проводимости, соединенную с электрокондуктометром, погружают в содержимое стакана вместе с термометром. После установления на термометре температуры раствора 20 °С проводят не менее двух отсчетов по шкале электрокондуктометра. Вычисляют среднеарифметическое значение показаний электрокондуктометра, вычисление проводят до третьего десятичного знака.

#### **- Определение электрической проводимости водного раствора меда:**

В стакан вместимостью 100 см по ГОСТ 25336 вносят 20%-ный водный раствор меда, приготовленный по 4.5.4, объемом 80 см. Стакан помещают на водяную баню по 4.4.7 и устанавливают регулятор температуры на 20 °С. Ячейку для измерения электрической проводимости, соединенную с электрокондуктометром, погружают в содержимое стакана вместе с термометром. После установления на термометре температуры раствора 20 °С проводят не менее двух отсчетов по шкале электрокондуктометра. Вычисляют среднеарифметическое значение показаний электрокондуктометра, вычисление проводят до третьего десятичного знака.

Значение удельной электрической проводимости водного раствора меда при температуре 20 °С, м См·см, рассчитывают по формуле:

$$\chi_{20} = K \cdot G_{20}$$

### **Модуль 4. Определение кислотности приготовленного раствора потенциометрическим титрованием. ГОСТ 28351-89**

Раствор пробы, подготовленный по п. 1.4, количественно переносят в стакан с якорем, который устанавливают на магнитную мешалку. В стакан погружают электроды рН-метра и при постоянном перемешивании титруют потенциометрически спиртовым раствором гидроксида калия. (концентрации – в соответствии с таблицей №1 (см. приложение)). Объем титранта в точке эквивалентности определяют методом первой или второй производной, или графически.

Параллельно в тех же условиях, но без пробы проводят контрольный опыт. Титрование повторяют 3 раза.

Кислотность(X) в миллиграммах КОН на грамм испытуемого продукта вычисляют по формуле:

где  $V_1$  — объем раствора гидроксида натрия концентрации точно  $c(\text{KOH}) = 0,1$  моль/дм<sup>3</sup> или точно  $c(\text{KOH}) = 0,01$  моль/дм<sup>3</sup>, израсходованный на титрование пробы, см<sup>3</sup>;

$V_2$  — объем раствора гидроксида калия концентрации точно  $c(\text{KOH}) = 0,1$  моль/дм<sup>3</sup> или точно  $c(\text{KOH}) = 0,01$  моль/дм<sup>3</sup>, израсходованный на титрование в контрольном опыте, см<sup>3</sup>;

$M$  — молярная концентрация раствора гидроксида калия, моль/дм<sup>3</sup>;

56,1 — молярная масса эквивалента гидроксида калия, г/моль;

$m$  — масса пробы испытуемого продукта, г.

За результат испытания принимают среднее арифметическое результатов не менее двух параллельных определений, расхождение между которыми не превышает значений, указанных в таблице № 2 (см. приложение).

### **Особые указания**

#### **Что можно?**

Участники соревнований могут пользоваться нормативными документами на методы определения.

#### **Что нельзя?**

Участнику соревнований категорически запрещается проносить что-либо на площадку кроме средств индивидуальной защиты.

#### 2.4. 30% изменение конкурсного задания.

Изменению подлежит Модуль 2 – меняются средства проверки достоверности концентрации приготовленных растворов.

Изменению подлежит Модуль 3 – меняются средства, при помощи которых производится сравнение полученных результатов с заявленными параметрами.

#### 2.5. Критерии оценки выполнения задания.

В данном разделе определены критерии оценки и количество начисляемых баллов (субъективные и объективные) таблица 1. Общее количество баллов задания/модуля по всем критериям оценки составляет 100.

#### Школьники

Наименование модуля	Задание	Максимальный балл
Модуль 1	Калибровка мерной посуды ГОСТ-25794.1-83	20
Модуль 2	Приготовление растворов ГОСТ- 25794.1-83	30
Модуль 3	Анализ соковой продукции. Определение антоцианов (красителей красного цвета) в образцах сока.	30
Модуль 4	Определение количества нитратов в продуктах растительного происхождения.	20
<b>Итого</b>		<b>100</b>

**Модуль 1.**

<b>Задание</b>	<b>№</b>	<b>Наименование критерия</b>	<b>Максимальные баллы</b>	<b>Объективная оценка (баллы)</b>	<b>Субъективная оценка (баллы)</b>
Калибровка мерной посуды ГОСТ-25794.1-83	1.	Организация рабочего места Подготовка оборудования и реактивов согласно ГОСТ-25794.1-83	5	5	
	2.	Техника выполнения задания	11	11	
	3.	Обработка и анализ полученных результатов Оформление полученных результатов	4	4	
<b>ИТОГО:</b>				<b>20</b>	

**Модуль 2.**

<b>Задание</b>	<b>№</b>	<b>Наименование критерия</b>	<b>Максимальные баллы</b>	<b>Объективная оценка (баллы)</b>	<b>Субъективная оценка (баллы)</b>
Приготовление растворов ГОСТ-25794.1-83	1.	Организация рабочего места Подготовка оборудования и реактивов согласно ГОСТ-25794.1-83	6	6	
	2.	Техника выполнения задания	20	20	
	3.	Обработка и анализ полученных результатов Оформление полученных результатов	4	4	
<b>ИТОГО:</b>				<b>30</b>	

**Модуль 3.**

<b>Задание</b>	<b>№</b>	<b>Наименование критерия</b>	<b>Максимальные баллы</b>	<b>Объективная оценка (баллы)</b>	<b>Субъективная оценка (баллы)</b>
----------------	----------	------------------------------	---------------------------	-----------------------------------	------------------------------------

Анализ соковой продукции. Определение антоцианов (красителей красного цвета) в образцах сока.	1.	Организация рабочего места Подготовка оборудования и реактивов согласно ГОСТ-33569-2015	5	5	
	2.	Техника выполнения задания	20	20	
	3.	Обработка и анализ полученных результатов Оформление полученных результатов	5	0	
<b>ИТОГО:</b>				<b>30</b>	

#### Модуль 4.

Задание	№	Наименование критерия	Максимальные баллы	Объективная оценка (баллы)	Субъективная оценка (баллы)
Определение количества нитратов в продуктах растительного происхождения.	1.	Организация рабочего места Подготовка оборудования и реактивов согласно ГОСТ-25794.1-83	5	5	
	2.	Техника выполнения задания	10	10	
	3.	Обработка и анализ полученных результатов Оформление полученных результатов	5	5	
<b>ИТОГО:</b>				<b>20</b>	

**Студенты:**

Наименование модуля	Задание	Максимальный балл
Модуль 1	Калибровка мерной посуды ГОСТ-25794.1-83	20
Модуль 2	Приготовление растворов и определения коэффициента поправки ГОСТ-25794.1-83	30
Модуль 3	Молочная продукция. Кондуктометрический метод определения массовой доли хлористого натрия.	30
Модуль 4	Определение кислотности молочной продукции потенциометрическим методом.	20
<b>Итого</b>		<b>100</b>

**Модуль 1.**

Задание	№	Наименование критерия	Максимальные баллы	Объективная оценка (баллы)	Субъективная оценка (баллы)
Калибровка мерной посуды ГОСТ-25794.1-83	1.	Организация рабочего места Подготовка оборудования и реактивов согласно ГОСТ-25794.1-83	5	5	
	2.	Техника выполнения задания	11	11	
	3.	Обработка и анализ полученных результатов Оформление полученных результатов	4	4	
<b>ИТОГО:</b>				<b>20</b>	

**Модуль 2.**

<b>Задание</b>	<b>№</b>	<b>Наименование критерия</b>	<b>Максимальные баллы</b>	<b>Объективная оценка (баллы)</b>	<b>Субъективная оценка (баллы)</b>
Приготовление растворов и определение коэффициента поправки ГОСТ-25794.1-83	1.	Организация рабочего места Подготовка оборудования и реактивов согласно ГОСТ-25794.1-83	6	6	
	2.	Техника выполнения задания	20	20	
	3.	Обработка и анализ полученных результатов Оформление полученных результатов	4	4	
<b>ИТОГО:</b>				<b>30</b>	

**Модуль 3.**

<b>Задание</b>	<b>№</b>	<b>Наименование критерия</b>	<b>Максимальные баллы</b>	<b>Объективная оценка (баллы)</b>	<b>Субъективная оценка (баллы)</b>
Молочная продукция. Кондуктометрический метод определения массовой доли хлористого натрия.	1.	Организация рабочего места Подготовка оборудования и реактивов	5	5	
	2.	Техника выполнения задания	20	20	
	3.	Обработка и анализ полученных результатов Оформление полученных результатов	5	5	
<b>ИТОГО:</b>				<b>30</b>	

#### Модуль 4.

Задание	№	Наименование критерия	Максимальные баллы	Объективная оценка (баллы)	Субъективная оценка (баллы)
Определение кислотности молочной продукции потенциометрическим методом.	1.	Организация рабочего места Подготовка оборудования и реактивов согласно ГОСТ-25794.1-83	5	5	
	2.	Техника выполнения задания	10	10	
	3.	Обработка и анализ полученных результатов Оформление полученных результатов	5	5	
<b>ИТОГО:</b>				<b>20</b>	

#### Специалисты

Наименование модуля	Задание	Максимальный балл
Модуль 1	Калибровка мерной посуды ГОСТ-25794.1-83	20
Модуль 2	Приготовление титрованных растворов и определение коэффициента поправки ГОСТ-25794.1-83	30
Модуль 3	Кондуктометрический метод определения электропроводности мёда ГОСТ-31770-2012	30
Модуль 4	Определение кислотности в приготовленном растворе потенциометрическим титрованием. ГОСТ 28351-89	20
<b>Итого</b>		<b>100</b>

#### Модуль 1.

Задание	№	Наименование критерия	Максимальные баллы	Объективная оценка (баллы)	Субъективная оценка (баллы)
---------	---	-----------------------	--------------------	----------------------------	-----------------------------

Калибровка мерной посуды ГОСТ-25794.1- 83	1.	Организация рабочего места Подготовка оборудования и реактивов согласно ГОСТ-25794.1-83	5	5	
	2.	Техника выполнения задания	11	11	
	3.	Обработка и анализ полученных результатов Оформление полученных результатов	4	4	
<b>ИТОГО:</b>				<b>20</b>	

**Модуль 2.**

<b>Задание</b>	<b>№</b>	<b>Наименование</b>	<b>Максимальн</b>	<b>Объективна</b>	<b>Субъективная</b>
----------------	----------	---------------------	-------------------	-------------------	---------------------

		<b>критерия</b>	<b>ые баллы</b>	<b>я оценка (баллы)</b>	<b>оценка (баллы)</b>
Приготовление титрованных растворов и определение коэффициента поправки ГОСТ-25794.1-83	1.	Организация рабочего места Подготовка оборудования и реактивов согласно ГОСТ-25794.1-83	6	6	
	2.	Техника выполнения задания	20	20	
	3.	Обработка и анализ полученных результатов Оформление полученных результатов	4	4	
<b>ИТОГО:</b>				<b>30</b>	

### Модуль3.

<b>Задание</b>	<b>№</b>	<b>Наименование критерия</b>	<b>Максимальные баллы</b>	<b>Объективная оценка (баллы)</b>	<b>Субъективная оценка (баллы)</b>
Кондуктометрический метод определения электропроводности меда ГОСТ-31770-2012	1.	Организация Рабочего места Подготовка оборудования и реактивов согласно ГОСТ-31770-2012	5	5	
	2.	Техника Выполнения задания	20	20	
	3.	Обработка и анализ Полученных результатов. Оформление полученных результатов	5	5	
<b>ИТОГО:</b>				<b>30</b>	

**Модуль 4.**

<b>Задание</b>	<b>№</b>	<b>Наименование критерия</b>	<b>Максимальные баллы</b>	<b>Объективная оценка (баллы)</b>	<b>Субъективная оценка (баллы)</b>
Определение кислотности приготовленного раствора потенциметрическим титрованием.	1.	Организация Рабочего места. Подготовка Оборудования и Реактивов согласно ГОСТ-25794.1-83	5	5	
	2.	Техника Выполнения задания	10	10	
	3.	Обработка и анализ полученных результатов Оформление полученных результатов	5	5	
<b>ИТОГО:</b>				<b>20</b>	

### 3.Перечень используемого оборудования, инструментов и расходных материалов.

\*Возможно использование аналогов (с аналогичными характеристиками) указанного оборудования, инструментов и расходных материалов

#### 3.1. Школьники.

ОБОРУДОВАНИЕ НА 1-ГО УЧАСТНИКА					
№ п/п	Наименование	Фото оборудования или инструмента, или мебели	Технические характеристики оборудования, инструментов и ссылка на сайт производителя, поставщика	Ед. измерения	Необходимое количество
1.	Весы лабораторные электронные ОКБ Веста ВМ -213-П		<p>Max 210 граммов, Точность 0,001г Платформа д.116мм КТ II САВнутренняя</p> <p><a href="https://www.mirvesov.ru/laboratornye-vesy-laboratornye-vesy/5497.htm">https://www.mirvesov.ru/laboratornye-vesy-laboratornye-vesy/5497.htm</a></p>	Шт.	5
2.	Кондуктометр Мультигест КСЛ-101 (111)		<a href="http://www.orbitalspb.ru/analiticheskie_pribori/konduktometri/laboratorni_e_conductometers/multigest_ksl-101-111">http://www.orbitalspb.ru/analiticheskie_pribori/konduktometri/laboratorni_e_conductometers/multigest_ksl-101-111</a>	Шт.	5
3.	Весы электронные аналитические PIONEER OHAUS PA 214C		<p>Наибольший предел взвешивания, г:210 Дискретность, г: 0,0001 Линейность в эксплуатации, г: ±0,001...0,003 СКО в эксплуатации, г:0,0001 Диаметр весовой чашки, мм: Ø90 Габаритные размеры весов, мм: 196×287×320</p> <p><a href="http://www.optimum-lab.ru/product/analiticheskie-vesy-pa-214c-ohaus-pioneer">http://www.optimum-lab.ru/product/analiticheskie-vesy-pa-214c-ohaus-pioneer</a></p>	Шт.	1/5

4.	Стол лабораторный с химически стойким покрытием		стол островной лабораторный , с сетевым фильтром на 3 розетки на каждое рабочее место 1500 x 750 x 900 мм  <a href="http://www.labmebel.ru/lab-pro/stoli_lab_pristen.htm">http://www.labmebel.ru/lab-pro/stoli_lab_pristen.htm</a>	Шт.	5
5.	Табурет лабораторный		Табурет с мягким сиденьем, с кольцом-опорой для ног, на колесных опорах. Высота сиденья регулируется 480-640 мм, механизм подъема - газ лифт. Диаметр основания (разлет опор) 410 мм. Каркас стальной с гальваническим покрытием. Обивка кожаная - цвета чёрный,  <a href="http://medmebelsnab.ru/laboratornye-taburety-i-kresla/taburet-laboratornyy-t06">http://medmebelsnab.ru/laboratornye-taburety-i-kresla/taburet-laboratornyy-t06</a>	Шт.	5
6.	Аптечка для оказания первой помощи		<a href="https://www.komus.ru/katalog/tovary-dlya-doma/domashnyaya-aptechka/aptechki-pervoj-pomoshhi/c/987492/">https://www.komus.ru/katalog/tovary-dlya-doma/domashnyaya-aptechka/aptechki-pervoj-pomoshhi/c/987492/</a>	Шт.	1/5

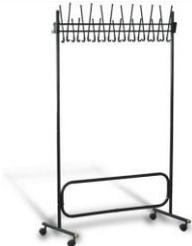
#### РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ НА 1 – ГО УЧАСТНИКА

№ п/п	Наименование	Фотооборудования или инструмента, или мебели	Технические характеристики оборудования, инструментов и ссылка на сайт производителя, поставщика	Ед. измерения	Необходимое количество
-------	--------------	--	--	---------------	------------------------

1.	Колбы мерные с пробками , вместимостью 50 см <sup>3</sup>		ГОСТ 1770-74 Посуда мерная лабораторная стеклянная. Цилиндры, мензурки, колбы, пробирки. Технические условия  <a href="https://tiu.ru/p44632810-kolba-mernaya-pritertoj.html">https://tiu.ru/p44632810-kolba-mernaya-pritertoj.html</a>	шт	5
2.	Палочка стеклянная		<a href="http://www.optimum-lab.ru/product/8936/">http://www.optimum-lab.ru/product/8936/</a>	шт	5
3.	Термометр ртутный лабораторный стеклянный до 100 С		<a href="https://kipia.ru/catalog/izmeritelnye-pribory/izmerenie-temperatury/termometryi-steklyannye-rtutnye/tt-termometryi-tehnicheskie-11078/">https://kipia.ru/catalog/izmeritelnye-pribory/izmerenie-temperatury/termometryi-steklyannye-rtutnye/tt-termometryi-tehnicheskie-11078/</a>	шт	5
4.	Воронка (диаметр 36 мм )		ГОСТ 25336-82 Посуда и оборудование лабораторные стеклянные.  <a href="https://pcgroup.ru/products/voronka-laboratornaya-v-36-50/">https://pcgroup.ru/products/voronka-laboratornaya-v-36-50/</a>	шт	5
5.	Стакан стеклянный лабораторный 50 см <sup>3</sup>		ГОСТ 25336-82 Посуда и оборудование лабораторные стеклянные.  <a href="https://lab-oborudovanie.ru/stakan-v-1-50">https://lab-oborudovanie.ru/stakan-v-1-50</a>	шт	5
6.	Стаканы стеклянные лабораторные 150 см <sup>3</sup>		ГОСТ 25336-82 Посуда и оборудование лабораторные стеклянные.  <a href="https://lab-oborudovanie.ru/stakan-mernyj-150-ml">https://lab-oborudovanie.ru/stakan-mernyj-150-ml</a>	шт	5

7.	Бюксы 19/9		Бюксы ГОСТ 25336-82 Посуда и оборудование лабораторные стеклянные.  <a href="https://lab-oborudovanie.ru/stakanc-hik-dlya-vzveshivaniya-sv-19-9">https://lab-oborudovanie.ru/stakanc-hik-dlya-vzveshivaniya-sv-19-9</a>	шт	5
8.	Цилиндр мерный, емкостью 100 см3		ГОСТ 1770-74 Посуда мерная лабораторная стеклянная. Цилиндры, мензурки, колбы, пробирки. Технические условия  <a href="https://lab-oborudovanie.ru/czilindr-mernyj-1-100-2">https://lab-oborudovanie.ru/czilindr-mernyj-1-100-2</a>	шт	5
9.	Бумага фильтровальная лабораторная		ГОСТ 12026 <a href="https://www.moslabo.ru/production/rash/bumaga/bumaga-filtrovalnaya-laboratornaya-v-listakh-marki-f-520kh600-mm-10-kg/">https://www.moslabo.ru/production/rash/bumaga/bumaga-filtrovalnaya-laboratornaya-v-listakh-marki-f-520kh600-mm-10-kg/</a>	лист	5
10.	Вода дистиллированная		<a href="https://chelny.tiu.ru/Voda-distillirovannaya-gost-6709-72-10-1.html">https://chelny.tiu.ru/Voda-distillirovannaya-gost-6709-72-10-1.html</a>	л	1/5
11.	Вода минеральная		<a href="https://market.yandex.ru/product--voda-mineralnaia-senezhskaia-gaz">https://market.yandex.ru/product--voda-mineralnaia-senezhskaia-gaz</a>	л	1/5

<b>РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТЫ, КОТОРЫЕ УЧАСТНИК ДОЛЖЕН ИМЕТЬ ПРИ СЕБЕ</b>					
<b>№ п/п</b>	<b>Наименование</b>	<b>Фотооборудования или инструмента, или мебели</b>	<b>Технические характеристики оборудования, инструментов и ссылка на сайт производителя, поставщика</b>	<b>Ед. измерения</b>	<b>Необходимое количество</b>
1	Медицинский халат		<a href="https://irida-med.ru/catalog/khalatymeditsinskie_zhenskie/khalat_meditsinskiy_zhen_m_043_tkan_tisi/">https://irida-med.ru/catalog/khalatymeditsinskie_zhenskie/khalat_meditsinskiy_zhen_m_043_tkan_tisi/</a>	шт	1
2.	Медицинская шапочка		<a href="http://xn--18-6kcaa4ejwu.xn--plai/shop/shapochki-odnorazovye-54">http://xn--18-6kcaa4ejwu.xn--plai/shop/shapochki-odnorazovye-54</a>	шт	1
3.	Спец. обувь		<a href="https://doctor.moda/12-katalog-oxypas">https://doctor.moda/12-katalog-oxypas</a>	пара	1
4.	Калькулятор		<a href="https://www.dns-shop.ru/catalog/17a8e5f116404e77/kalkulyatory/">https://www.dns-shop.ru/catalog/17a8e5f116404e77/kalkulyatory/</a>	шт	1
<b>РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ, ЗАПРЕЩЕННЫЕ НА ПЛОЩАДКЕ</b>					
Все расходные материалы и оборудование предоставляются организаторами Компетенции					
<b>ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, ИНСТРУМЕНТЫ, КОТОРЫЕ МОЖЕТ ПРИВЕЗТИ С СОБОЙ УЧАСТНИК</b>					
необходимости в дополнительном оборудовании, инструментах, которые может привезти с собой участник, нет					
<b>ОБОРУДОВАНИЕ НА 1-ГО ЭКСПЕРТА</b>					
<b>№ п/п</b>	<b>Наименование</b>	<b>Фото оборудования или инструмента, или мебели</b>	<b>Технические характеристики оборудования, инструментов и ссылка на сайт производителя, поставщика</b>	<b>Ед. измерения</b>	<b>Необходимое количество</b>

1.	Стол ученический		Стол-парта 2-местный "Бюджет", 1200x500x520-640 мм, рост 2-4, серый каркас, ЛДСП бук <a href="https://www.globusoff.ru/126440-stol-parta-2-mestnaya-reguliruemaya-sh-304-sh1200-g500-v520-640mm-rost-2-4-seryj-karkas-ldsp-buk.html?utm_source=googlem&amp;gclid=EA1aIQobChMI97TplyS7AIVyQJ7Ch20IQvdEAYYASABEGJPGPD_BwE">https://www.globusoff.ru/126440-stol-parta-2-mestnaya-reguliruemaya-sh-304-sh1200-g500-v520-640mm-rost-2-4-seryj-karkas-ldsp-buk.html?utm_source=googlem&amp;gclid=EA1aIQobChMI97TplyS7AIVyQJ7Ch20IQvdEAYYASABEGJPGPD_BwE</a>	шт	2/5
2.	Стул ученический		Стул ученический "Бюджет" (ш340*г430*в585-665мм), рост 2-4, серый каркас, <a href="https://www.officeplanet.ru/catalog/goods/stulja-dla-shkol-i-drugih-uchebnyh-zavedenij1/530719/">https://www.officeplanet.ru/catalog/goods/stulja-dla-shkol-i-drugih-uchebnyh-zavedenij1/530719/</a>	шт	5
3.	Вешалка		Штанга с крючками (не менее 14 крючков) <a href="https://www.officemag.ru/catalog/goods/600176/">https://www.officemag.ru/catalog/goods/600176/</a>	шт	1/5
4.	Ноутбук ICL		Ноутбук RAYbook Si158 Диагональ экрана 15,6" (1366x768) Процессор Intel Core i3 7-го поколения Вес ноутбука 2.1 кг <a href="http://icl-techno.ru/production/noutbuki/">http://icl-techno.ru/production/noutbuki/</a>	шт	1/5

5.	МФУ FS6525MFP		<a href="https://www.kyoceradocumentsolutions.ru/index/products/product/fs6525mfp.tec">https://www.kyoceradocumentsolutions.ru/index/products/product/fs6525mfp.tec</a>	шт	1/5
----	---------------	---	---	----	-----

**РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ НА 1-ГО ЭКСПЕРТА**

№ п/п	Наименование	Фотооборудования или инструмента, или мебели	Технические характеристики оборудования, инструментов и ссылка на сайт производителя, поставщика	Ед. измерения	Необходимое количество
1.	Маркер черный		<a href="https://www.komus.ru/katalog/ruchki-karandashi-markery/markery-permanentnye/c/594/">https://www.komus.ru/katalog/ruchki-karandashi-markery/markery-permanentnye/c/594/</a>	шт	5
2.	Папка-планшет		<a href="https://www.komus.ru/katalog/papki-i-sistemy-arkhivatsii/papki-planshety/c/577/">https://www.komus.ru/katalog/papki-i-sistemy-arkhivatsii/papki-planshety/c/577/</a>	шт	5
3.	Бумага А4		<a href="https://www.officemag.ru/catalog/785/">https://www.officemag.ru/catalog/785/</a>	пачка	1/5
4.	Ручка шариковая		<a href="https://www.officemag.ru/catalog/897/">https://www.officemag.ru/catalog/897/</a>	шт	5
5.	Карандаш простой		<a href="https://www.komus.ru/katalog/ruchki-karandashi-markery/karandashi-chnogرافitnye/c/591/">https://www.komus.ru/katalog/ruchki-karandashi-markery/karandashi-chnogرافitnye/c/591/</a>	шт	5
6.	Ластик		<a href="https://www.officemag.ru/catalog/goods/222471/">https://www.officemag.ru/catalog/goods/222471/</a>	шт	1

**ОБЩАЯ ИНФРАСТРУКТУРА КОНКУРСНОЙ ПЛОЩАДКИ**

№ п/п	Наименование	Фотооборудования или	Технические характеристики	Ед. измерения	Необходимое кол-
-------	--------------	----------------------	----------------------------	---------------	------------------

		<b>инструмента, или мебели</b>	<b>оборудования, инструментов и ссылка на сайт производителя, поставщика</b>		<b>во</b>
1.	Мусорная корзина		<a href="https://www.brauberg-rus.ru/korzina_metalliche_skaya_dlya_musora_titan_16_litrov_celnaya_chernaya_ocinkovannaya_stal_416/?ymclid=15968981749977714555200001">https://www.brauberg-rus.ru/korzina_metalliche_skaya_dlya_musora_titan_16_litrov_celnaya_chernaya_ocinkovannaya_stal_416/?ymclid=15968981749977714555200001</a>	шт	1
2.	Огнетушитель углекислотный ОУ1		<a href="https://www.tinko.ru/catalog/product/023002/">https://www.tinko.ru/catalog/product/023002/</a>		1

**ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПЛОЩАДКЕ/КОММЕНТАРИИ**

<b>№ п/п</b>	<b>Наименование</b>	<b>Фотооборудования или инструмента, или мебели</b>	<b>Технические характеристики оборудования, инструментов и ссылка на сайт производителя, поставщика</b>	<b>Ед. измерения</b>	<b>Необходимое количество</b>
1.	Кулер для воды		настольный без охлаждения (одна точка)	шт.	1
2.	Слив		<a href="http://spectronlab.ru/store/laboratory-equipment2/Fittings/Oborudovanie_vodosnabzhenija/Sliv_1.html">http://spectronlab.ru/store/laboratory-equipment2/Fittings/Oborudovanie_vodosnabzhenija/Sliv_1.html</a>	шт	1
3.	Электричество		220-230, мощность 10,0кВт		
4.	Водопровод, раковина		горячая и холодная вода		
5.	Вытяжка		на улицу, min 0,5 кВт		
6.	интернет		WiFi, до 5 Mbit		

### 3.2. Студенты и специалисты.

ОБОРУДОВАНИЕ НА 1-ГО УЧАСТНИКА					
№ п/п	Наименование	Фотооборудования или инструмента, или мебели	Технические характеристики оборудования, инструментов и ссылка на сайт производителя, поставщика	Ед. измерения	Необходимое кол-во
1.	Весы лабораторные электронные ОКБ Веста ВМ -213-П		Мах 210 граммов, Точность 0,001г Платформа д.116ммКТ II САВнутренняя  <a href="https://www.mirvesov.ru/laboratornye-vesy-laboratornye-vesy/5497.htm">https://www.mirvesov.ru/laboratornye-vesy-laboratornye-vesy/5497.htm</a>	ШТ	5
2.	Кондуктометр Мультитест КСЛ-101 (111)		<a href="http://www.orbitalspb.ru/analiticheskie_pribori/konduktometri/laboratornie_conductometery/multitest_ksl-101-111">http://www.orbitalspb.ru/analiticheskie_pribori/konduktometri/laboratornie_conductometery/multitest_ksl-101-111</a>	ШТ.	5
3.	Весы электронные аналитические PIONEER OHAUS PA 214C		Наибольший предел взвешивания, г:210Дискретность, г: 0,0001 Линейность в эксплуатации, г: ±0,001...0,003 СКО в эксплуатации, г:0,0001 Диаметр весовой чашки, мм:Ø90Габаритные размеры весов, мм: 196×287×320  <a href="http://www.optimum-lab.ru/product/analiticheskie-vesy-pa-214c-ohaus-pioneer">http://www.optimum-lab.ru/product/analiticheskie-vesy-pa-214c-ohaus-pioneer</a>	ШТ	1/5
5.	Штатив лабораторный химический		Штатив лабораторный универсальный для фронтальных работ ШФР (две лапки, три кольца - 50, 65, 85 мм, пять винтовых фиксаторов, высота штанги 700 мм, размер основания 315x200x25 мм)  <a href="https://td-school.ru/index.php?page=219&amp;yclid=867410631950892854">https://td-school.ru/index.php?page=219&amp;yclid=867410631950892854</a> <a href="https://magazinlab.ru/shtativ-laboratornij-2-2700-5.html">https://magazinlab.ru/shtativ-laboratornij-2-2700-5.html</a>	ШТ	5

6.	Стол лабораторный с химически стойким покрытием		стол островной лабораторный , с сетевым фильтром на 3 розетки на каждое рабочее место 1500 x 750 x 900 мм  <a href="http://www.labmebel.ru/lab-pro/stoli_lab_pristen.htm">http://www.labmebel.ru/lab-pro/stoli_lab_pristen.htm</a>	шт.	5
7.	Табурет лабораторный		Табурет с мягким сиденьем, с кольцом-опорой для ног, на колесных опорах. Высота сиденья регулируется 480-640 мм, механизм подъема - газ лифт. Диаметр основания (разлет опор) 410 мм. Каркас стальной с гальваническим покрытием. Обивкаэкокожа - цвета чёрный,  <a href="http://medmebelsnab.ru/laboratornye-taburety-i-kresla/taburet-laboratornyy-t06">http://medmebelsnab.ru/laboratornye-taburety-i-kresla/taburet-laboratornyy-t06</a>	шт.	5
8.	Аптечка для оказания первой помощи		<a href="https://www.komus.ru/katalog/tovary-dlya-doma/domashnyaya-aptechka/aptechki-pervoj-pomoshhi/c/987492/">https://www.komus.ru/katalog/tovary-dlya-doma/domashnyaya-aptechka/aptechki-pervoj-pomoshhi/c/987492/</a>	шт.	1/5

### РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ НА 1 – ГО УЧАСТНИКА

№ п/п	Наименование	Фотооборудования или инструмента, или мебели	Технические характеристики оборудования, инструментов и ссылка на сайт производителя, поставщика	Ед. измерения	Необходимое кол-во
1.	Колбы мерные с пробками , вместимостью 100 см <sup>3</sup>		ГОСТ 1770-74 Посуда мерная лабораторная стеклянная. Цилиндры, мензурки, колбы, пробирки. Технические условия <a href="https://tiu.ru/p362993098-kolba-mernaya-100.html">https://tiu.ru/p362993098-kolba-mernaya-100.html</a>	шт	20
2.	Колбы конические вместимостью 250см <sup>3</sup>		ГОСТ 25336-82 Посуда и оборудование лабораторные стеклянные. <a href="https://lab-oborudovanie.ru/kolba-konicheskaya-kn-1-250-29-32">https://lab-oborudovanie.ru/kolba-konicheskaya-kn-1-250-29-32</a>	шт	15
3.	Палочка стеклянная		<a href="http://www.optimum-lab.ru/product/8936/">http://www.optimum-lab.ru/product/8936/</a>	шт	5

4.	Воронка (диаметр 36 мм )		ГОСТ 25336-82 Посуда и оборудование лабораторные стеклянные.  <a href="https://pcgroup.ru/products/voronka-laboratornaya-v-36-50/">https://pcgroup.ru/products/voronka-laboratornaya-v-36-50/</a>	ШТ	5
5.	Стакан стеклянный лабораторный 50 см <sup>3</sup>		ГОСТ 25336-82 Посуда и оборудование лабораторные стеклянные.  <a href="https://lab-oborudovanie.ru/stakan-v-1-50">https://lab-oborudovanie.ru/stakan-v-1-50</a>	ШТ	20
6.	Стаканы стеклянные лабораторные 100 см <sup>3</sup>		ГОСТ 25336-82 Посуда и оборудование лабораторные стеклянные.  <a href="https://lab-oborudovanie.ru/stakan-mernyj-100-ml">https://lab-oborudovanie.ru/stakan-mernyj-100-ml</a>	ШТ	15
7.	Стаканы стеклянные лабораторные 250 см <sup>3</sup>		ГОСТ 25336-82 Посуда и оборудование лабораторные стеклянные.  <a href="https://lab-oborudovanie.ru/stakan-v-1-250">https://lab-oborudovanie.ru/stakan-v-1-250</a>	ШТ	5
8.	Бюретка вместимостью 25 см <sup>3</sup> с оливой		Бюретки ГОСТ 29251-91  <a href="https://himmedsnab.ru/product/byuretka-1-3-2-25-0-1-bez-krana-gost-29251-91/">https://himmedsnab.ru/product/byuretka-1-3-2-25-0-1-bez-krana-gost-29251-91/</a>	ШТ	5
9.	Пипетки градуированные ГОСТ 29227, вместимостью 10 см <sup>3</sup>		Пипетки градуированные ГОСТ 29227-91  <a href="https://lab-oborudovanie.ru/pipetka-2-1-2-10-poln-sliv">https://lab-oborudovanie.ru/pipetka-2-1-2-10-poln-sliv</a>	ШТ	5
10.	Пипетки Мора вместимостью 20 см <sup>3</sup>		ГОСТ 29169-91 Пипетки Мора  <a href="https://www.moslabo.ru/production/labpos/pipetkiloratornyye/pipetka-mora-s-odnoy-metkoy-2-2-20-ml/">https://www.moslabo.ru/production/labpos/pipetkiloratornyye/pipetka-mora-s-odnoy-metkoy-2-2-20-ml/</a>	ШТ	5
11.	Пипетки Пастера		  <a href="https://minimed.ru/product/1400/">https://minimed.ru/product/1400/</a>	ШТ	5
12.	Бумага фильтровальная лабораторная		ГОСТ 12026  <a href="https://www.moslabo.ru/production/rash/bumaga/bumaga-filtrovalnaya-laboratornaya-v-listakh-marki-f-520kh600-">https://www.moslabo.ru/production/rash/bumaga/bumaga-filtrovalnaya-laboratornaya-v-listakh-marki-f-520kh600-</a>	ЛИСТ	5

			mm-10-kg/		
13.	Вода дистиллированная		<a href="https://chelny.tiu.ru/Voda-distillirovannaya-gost-6709-72-10-1.html">https://chelny.tiu.ru/Voda-distillirovannaya-gost-6709-72-10-1.html</a>	л	5
14.	Молоко пакетированное		<a href="https://market.yandex.ru/catalog--moloko/55833/list?gfilter=7893318%3A14459514&amp;hid=982439&amp;no-product-line=1&amp;onstock=0&amp;local-offers-first=0">https://market.yandex.ru/catalog--moloko/55833/list?gfilter=7893318%3A14459514&amp;hid=982439&amp;no-product-line=1&amp;onstock=0&amp;local-offers-first=0</a>	л	1/5
15.	Мед		<a href="https://medoveya.ru/catalog/med/">https://medoveya.ru/catalog/med/</a>	кг	1/5

**РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТЫ, КОТОРЫЕ УЧАСТНИК ДОЛЖЕН ИМЕТЬ ПРИ СЕБЕ**

№ п/п	Наименование	Фотооборудования или инструмента, или мебели	Технические характеристики оборудования, инструментов и ссылка на сайт производителя, поставщика	Ед. измерения	Необходимое кол-во
1.	Медицинский халат		<a href="https://irida-med.ru/catalog/khalaty_meditsinskie_zhenskie/khalat_meditsinskiy_zhen_m_043_tkan_tisi/">https://irida-med.ru/catalog/khalaty_meditsinskie_zhenskie/khalat_meditsinskiy_zhen_m_043_tkan_tisi/</a>	шт	1
2.	Медицинская шапочка		<a href="http://xn--18-6kaa4ejwu.xn--p1ai/shop/shapochki-odnorazovye-54">http://xn--18-6kaa4ejwu.xn--p1ai/shop/shapochki-odnorazovye-54</a>	шт	1
3.	Спец. обувь		<a href="https://doctor.moda/12-katalog-oxypas">https://doctor.moda/12-katalog-oxypas</a>	пара	1
4.	Калькулятор		<a href="https://www.dns-shop.ru/catalog/17a8e5f116404e77/kalkulyatory/">https://www.dns-shop.ru/catalog/17a8e5f116404e77/kalkulyatory/</a>	шт	1

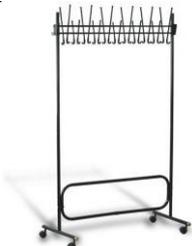
**РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ, ЗАПРЕЩЕННЫЕ НА ПЛОЩАДКЕ**

Все расходные материалы и оборудование предоставляются организаторами Компетенции

**ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, ИНСТРУМЕНТЫ, КОТОРЫЕ МОЖЕТ ПРИВЕЗТИ С СОБОЙ УЧАСТНИК**

необходимости в дополнительном оборудовании, инструментах, которые может привезти с собой участник, нет

**ОБОРУДОВАНИЕ НА 1-ГО ЭКСПЕРТА**

№ п/п	Наименование	Фотооборудования или инструмента, или мебели	Технические характеристики оборудования, инструментов и ссылка на сайт производителя, поставщика	Ед. измерения	Необходимо е кол-во
1.	Стол ученический		Стол-парта 2-местный "Бюджет", 1200x500x520-640 мм, рост 2-4, серый каркас, ЛДСП бук <a href="https://www.globusoff.ru/126440-stol-parta-2-mestnaya-reguliruemaya-sh-304-sh1200-g500-v520-640mm-rost-2-4-seryj-karkas-ldsp-buk.html?utm_source=googlem&amp;gclid=EAlalQobChMI97TplyS7AIVyQJ7Ch20IQvdEAYYASABEgJPGPD_BwE">https://www.globusoff.ru/126440-stol-parta-2-mestnaya-reguliruemaya-sh-304-sh1200-g500-v520-640mm-rost-2-4-seryj-karkas-ldsp-buk.html?utm_source=googlem&amp;gclid=EAlalQobChMI97TplyS7AIVyQJ7Ch20IQvdEAYYASABEgJPGPD_BwE</a>	шт	2/5
2.	Стул ученический		Стул ученический "Бюджет" (ш340*г430*в585-665мм), рост 2-4, серый каркас, <a href="https://www.office-planet.ru/catalog/goods/stulja-dla-shkol-i-drugih-uchebnyh-zavedenij1/530719/">https://www.office-planet.ru/catalog/goods/stulja-dla-shkol-i-drugih-uchebnyh-zavedenij1/530719/</a>	шт	5
3.	Вешалка		Штанга с крючками (не менее 14 крючков) <a href="https://www.officemag.ru/catalog/goods/600176/">https://www.officemag.ru/catalog/goods/600176/</a>	шт	1/5
4.	Ноутбук ICL		Ноутбук RAYbook Si158 Диагональ экрана 15,6" (1366x768) Процессор IntelCore i3 7-го поколения Вес ноутбука 2.1 кг <a href="http://icl-techno.ru/production/noutbuki/">http://icl-techno.ru/production/noutbuki/</a> <a href="https://www.kyoceradocumentsolutions.ru/index/products/product/fs6525mfp.tec">https://www.kyoceradocumentsolutions.ru/index/products/product/fs6525mfp.tec</a>	шт	1/5
5.	МФУ FS6525MFP			шт	1/5

### РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ НА 1-ГО ЭКСПЕРТА

№ п/п	Наименование	Фотооборудования или инструмента, или мебели	Технические характеристики оборудования, инструментов и ссылка на сайт производителя, поставщика	Ед. измерения	Необходимо е кол-во
-------	--------------	--	--	---------------	---------------------

1.	Маркер черный		<a href="https://www.komus.ru/katalog/ruchki-karandashi-markery/markery-permanentnye/c/594/">https://www.komus.ru/katalog/ruchki-karandashi-markery/markery-permanentnye/c/594/</a>	шт	5
2.	Папка-планшет		<a href="https://www.komus.ru/katalog/papki-i-sistemy-arkhivatsii/papki-planshety/c/577/">https://www.komus.ru/katalog/papki-i-sistemy-arkhivatsii/papki-planshety/c/577/</a>	шт	5
3.	Бумага А4		<a href="https://www.officemag.ru/catalog/785/">https://www.officemag.ru/catalog/785/</a>	пачка	1/5
4.	Ручка шариковая		<a href="https://www.officemag.ru/catalog/897/">https://www.officemag.ru/catalog/897/</a>	шт	5
5.	Карандаш простой		<a href="https://www.komus.ru/katalog/ruchki-karandashi-markery/karandashi-chernografitnye/c/591/">https://www.komus.ru/katalog/ruchki-karandashi-markery/karandashi-chernografitnye/c/591/</a>	шт	5
6.	Ластик		<a href="https://www.officemag.ru/catalog/goods/222471/">https://www.officemag.ru/catalog/goods/222471/</a>	шт	2/5

### ОБЩАЯ ИНФРАСТРУКТУРА КОНКУРСНОЙ ПЛОЩАДКИ

№ п/п	Наименование	Фотооборудования или инструмента, или мебели	Технические характеристики оборудования, инструментов и ссылка на сайт производителя, поставщика	Ед. измерения	Необходимое кол-во
	Мусорная корзина		<a href="https://www.brauberg-rus.ru/korzina_metalliche_skaya_dlya_musora_titan_16_litrov_celnaya_chernaya_ocinkovannaya_stal_416/?ymclid=15968981749977714555200001">https://www.brauberg-rus.ru/korzina_metalliche_skaya_dlya_musora_titan_16_litrov_celnaya_chernaya_ocinkovannaya_stal_416/?ymclid=15968981749977714555200001</a>	шт	1
	Огнетушитель углекислотный ОУ1		<a href="https://www.tinko.ru/catalog/product/023002/">https://www.tinko.ru/catalog/product/023002/</a>	шт	1

<b>ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПЛОЩАДКЕ/КОММЕНТАРИИ</b>					
<b>№ п/п</b>	<b>Наименование</b>	<b>Фотооборудования или инструмента, или мебели</b>	<b>Технические характеристики оборудования, инструментов и ссылка на сайт производителя, поставщика</b>	<b>Ед. измерения</b>	<b>Необходимое кол-во</b>
1.	Кулер для воды		настольный без охлаждения (одна точка)	шт.	1
2.	Слив		<a href="http://spectronlab.ru/store/laboratory-equipment2/Fittings/Oborudovanie_vodosnabzhenija/Sliv_1.html">http://spectronlab.ru/store/laboratory-equipment2/Fittings/Oborudovanie_vodosnabzhenija/Sliv_1.html</a>	шт	1
3.	Электричество		220-230, мощность 10,0кВт		
4.	Водопровод, раковина		горячая и холодная вода		
5.	Вытяжка		на улицу, min 0,5 кВт		
6.	интернет		WiFi, до 5 Mbit		

#### **4. Схемы оснащения рабочих мест с учетом основных нозологий**

##### **4.1 Минимальные требования к оснащению рабочих мест с учетом основных нозологий (специализированное оборудование не требуется).**

<b>Виды нозологий</b>	<b>Площадь, м.кв.</b>	<b>Ширина прохода между рабочими местами, м.</b>	<b>Специализированное оборудование, количество.</b>
Рабочее место участника с нарушением слуха	8 м.кв.	1 м	Для слабослышающих участников предусмотрена звукоусиливающая аппаратура, информационная индукционная система, индивидуальные наушники. Предусмотрено место для сурдопереводчика
Рабочее место участника с нарушением ОДА	8 м.кв.	1 м	Оснащение (оборудование) специального рабочего места оборудованием, обеспечивающим реализацию эргономических принципов; увеличения ширины прохода между рядами столов. А для участников, передвигающихся в кресле-коляске, выделить 1 - 2 и вторую кабину у дверного проема. Использовать стулья (кресла) - с регулируемой высотой сиденья.

<p>Рабочее место участника с соматическими заболеваниями</p>	<p>8 м.кв.</p>	<p>1 м</p>	<p>Специальные требования к условиям труда инвалидов вследствие заболеваний сердечнососудистой системы, а также инвалиды вследствие других соматических заболеваний условия труда на рабочих местах должны соответствовать оптимальным и допустимым по микроклиматическим параметрам. На рабочих местах не допускается присутствие вредных химических веществ, включая аллергены, канцерогены, оксиды.</p> <p>Уровни шума на рабочих местах и освещенность должны соответствовать действующим нормативам. Использовать столы - с регулируемой высотой и углом наклона поверхности; стулья (кресла) - с регулируемой высотой сиденья и положением спинки.</p>
<p>Рабочее место участника с ментальными нарушениями</p>	<p>8 м.кв.</p>	<p>1 м</p>	<p>Специальные требования к условиям труда инвалидов вследствие нервно-психических заболеваний создаются оптимальные и допустимые санитарно-гигиенические условия производственной среды, отсутствие; отсутствие микроорганизмов, продуктов и препаратов, содержащих живые клетки и споры микроорганизмов, белковые препараты.</p> <p>Оборудование (технические устройства) должно быть безопасным и комфортным в использовании (устойчивые конструкции, прочная установка и фиксация, простой способ использования без сложных систем включения и выключения,; расстановка и расположение, не создающие помех для подхода, пользования, передвижения; расширенные расстояния между столами 0.5м, мебелью и в то же время не затрудняющие досягаемость.</p>



## **6. Требования охраны труда и техники безопасности**

Во время проведения соревнования необходимо соблюдать настоящую инструкцию, правила эксплуатации приборов, не допускать их падений. При работе участник обязан: - организовывать рабочее место и проводить лабораторные исследования с соблюдением требований охраны труда, производственной санитарии, инфекционной и противопожарной безопасности; - проводить лабораторные исследования биологических материалов (проводится с симулированным материалом); - регистрировать результаты лабораторных исследований; - проводить утилизацию отработанного биоматериала, дезинфекцию лабораторной посуды, инструментария, средств защиты; - организовать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество; - за определенное время выполнить задания. Теоретические знания необходимы, но они не подвергаются явной проверке. Участникам запрещается использовать следующее оборудование: - профессиональные стандарты, за исключением специально предоставленных им алгоритмов проведения лабораторных исследований; - устройствами передающими, принимающими и хранящими информацию. Обо всех неполадках в работе приборов необходимо ставить в известность эксперта (иного ответственного лица).

### **6.1. Общие требования охраны труда**

Ознакомленные с инструкцией по охране труда и технике безопасности.

Имеющие необходимые навыки по эксплуатации инструмента, приспособлений совместной работы на оборудовании.

Не заходить за ограждения и в технические помещения.

Соблюдать личную гигиену.

Принимать пищу в строго отведенных местах.

Самостоятельно использовать инструмент и оборудование, разрешенное к выполнению конкурсного задания.

Участники конкурса обязаны следить за тем, чтобы на рабочем месте отсутствовали препятствия.

Находясь на участке проведения работ, все участники обязаны использовать соответствующие средства индивидуальной защиты.

О случаях травмирования и обнаружения неисправности оборудовании необходимо немедленно сообщить технического эксперту.

### **6.2. Требования охраны труда перед началом работы**

Все участники должны ознакомиться с инструкцией по технике безопасности, планами эвакуации при возникновении пожара, местами расположения санитарно-бытовых помещений, медицинскими кабинетами, питьевой воды.

Застегнуть пуговицы, прибрать волосы, убедиться, что в карманах нет острых колющих и режущих предметов.

Проверить состояние рабочего места, исправность и комплектность оборудования, заземления, вентиляции, приспособлений, инструмента, достаточность реактивов и реагентов.

Проверить освещение рабочего места.

Разложить лабораторную посуду и оборудование так, чтобы они не упали и были в удобном для пользования.

Перед включением электропитания оборудования убедиться в отсутствии внешних неисправностей в электрических соединениях между составными частями оборудования, а также проверить исправность соединительных проводов. Соединительные провода не должны иметь скруток, повреждений изоляции и оплетки. Убедиться, что пуск в работу

оборудования никому не угрожает опасностью. Обо всех обнаруженных неисправностях известить технического эксперта и без его разрешения к работе не приступать.

### **6.3. Требования охраны труда во время работы**

- Работу необходимо выполнять согласно инструкции по эксплуатации оборудования с соблюдением требований инструкции по охране труда.
- Необходимо сосредоточиться на выполняемой работе, не отвлекаться на посторонние дела и разговоры и не отвлекать других.
- Не допускается при выполнении работ разговаривать по мобильному телефону.
- Не допускать попадание влаги на оборудование.
- Во время работы постоянно использовать СИЗ (халат, очки, перчатки)
- Работать только на исправном оборудовании и использовать по назначению.
- Во время измерений не допускается касаться проводов и выводов оборудования.
- Рабочее место должно содержаться в чистоте и порядке, не допускается его захламление и загромождение.
- При обнаружении неисправности оборудования не обходимо прекратить работу и сообщить об этом техническому эксперту.

### **6.4. Требования охраны труда в аварийных ситуациях**

При возникновении чрезвычайной ситуации (появлении посторонних запахов, задымлении, возгорании), сообщить об этом эксперту (иному ответственному лицу) и действовать в соответствии с его указаниями. При получении травмы сообщить об этом эксперту (иному ответственному лицу). При необходимости помочь эксперту (иному ответственному лицу) оказать пострадавшему первую помощь и оказать содействие в его отправке в ближайшее лечебное учреждение.

При всяком перерыве в подаче электроэнергии необходимо немедленно отключить электрооборудование.

В случае пожара немедленно оповестить всех работающих в помещении, поставить в известность технического эксперта и принять меры к ликвидации пожара имеющимися средствами пожаротушения. При необходимости вызвать пожарную бригаду по телефону 101

При авариях и возникновении производственных травм немедленно освободить пострадавшего от травмирующего фактора, соблюдая собственную безопасность, оказать ему первую помощь, при необходимости вызвать бригаду скорой помощи по телефону 103, известить технического эксперта, по возможности сохранить обстановку, если это не угрожает жизни и здоровью окружающих конкурсантов и не приведет к аварии.

### **6.5. Требования охраны труда по окончании работы**

Привести в порядок рабочее место. Убрать в отведенное место лабораторные приборы и неиспользованные расходные материалы. При обнаружении неисправности в работе лабораторных приборов и оборудования проинформировать об этом эксперта (иное ответственное лицо). С его разрешения организованно покинуть площадку проведения соревнования.

По окончании работ произвести все необходимые отключения, согласно техническому описанию и инструкции по эксплуатации оборудования.

Привести в порядок рабочее место.

Весь инструмент, приспособления, приборы и средства защиты осмотреть, привести в порядок и убрать в места их хранения.